

ANLEITUNG MESSBESTECK MANGAN-INDIKATORTEST

Gebrauchsanweisung

1. Prüfrohre mit dem zu untersuchenden Wasser gut spülen.
2. Farbvergleichsskala flach auf eine gut beleuchtete Oberfläche legen (nicht in direktem Sonnenschein).
3. 5 ml des zu untersuchenden Wassers in beide Prüfrohre geben..
4. eines der beiden Prüfrohre mit Deckel verschließen (Blindprobe) und in den Probenhalter stellen
5. in das Prüfrohr ohne Deckel 8 Tropfen Reagenz A geben und schwenken, danach
6. 8 Tropfen Reagenz B hinzufügen und erneut schwenken.
7. Nach 2 Minuten 8 Tropfen Reagenz C hinzufügen und schwenken.
8. Prüfrohr in den Probenhalter neben die Blindprobe stellen.
9. Nach 5 Minuten Deckel von der Blindprobe nehmen und den Probenhalter (inkl. beider Prüfrohre) auf die Farbskala setzen, sodass sich die Blindprobe über dem Farbmuster der Skala befindet.
10. Durch Schieben des Probenhalters über die Farbskala die entsprechende Konzentration ablesen.